

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES CENTRIFUGEUSES



Un nettoyage et un entretien réguliers garantissent une longue durée de vie de votre centrifugeuse Hettich. Réduisez les coûts de réparation inutiles en suivant ces recommandations.

Nous suggérons de le faire régulièrement (de manière quotidienne ou hebdomadaire) - seulement 15 minutes par semaine garantissent une réduction considérable de la probabilité de défaillance de votre centrifugeuse.

Ce document ne remplace pas le manuel d'utilisation.

ACTIONS PREVENTIVES



Etape 1
Mettre hors tension la centrifugeuse et la débrancher du secteur.

Etape 2
Pour le nettoyage, utiliser des EPI appropriés (Equipements de Protection Individuelle, ex. gants).

Etape 3
Tout ce dont vous avez besoin pour le nettoyage est un détergent doux avec un pH de 5-8 ou une solution hydro-alcoolique à 70% et des feuilles d'essuie-tout légèrement humides.

Etape 4
Nettoyer en surface l'ensemble de l'appareil.

