

원심분리기 클리닝과 관리



정기적으로 원심분리기를 청소하고 관리해주시면 제품의 수명이 연장됩니다

불필요한 수리비용도 정기관리를 통해 절감할 수 있습니다

매일 또는 매주마다 정기적인 시간을 설정해보세요. - 일주일에 15분만 투자해주시면, 원심분리기가 고장날 확률이 현저히 줄어들게 됩니다.

참고로, 이 포스터는 제품의 작동 매뉴얼이 아닙니다.

예방 관리



Step 1

원심분리기 본체의 스위치를 끄고, 전원을 완전히 차단합니다

Step 2

클리닝을 위해 적절한 보호장구를 착용해주세요. (예. 고무장갑)

Step 3

pH 5~ pH8 이내의 중성 세제 또는 70% 알코올을 준비해서 종이 타월에 살짝 적셔줍니다.

Step 4

원심분리기 외부 표면을 깨끗이 닦아주세요



(주의사항) 로터 드라이버 연결부(모터 샤프트)와 버킷의 로터가(번호가 명시되어 있는 경우) 올바르게 장착되어있는지 확인합니다

셋업 & 테스트 가동

부속품을 역순으로 재조립한 후, 샘플없이 테스트해주세요.



부속품 분리

원심분리기 안의 로터, 버킷, 인서트 등의 부속품을 분리합니다



부속품 청소

분리한 부속품을 개별 청소합니다. 특히 로터 트러년(이축)과 버킷에 주의해주세요.

2

3

육안 검사

부속품에 외부 부식, 균열 등의 손상된 부분이 있는지 점검해주세요.



4

원심분리기 챔버 청소

원심분리기 챔버와 모터 샤프트를 꼼꼼하게 청소합니다.



5

윤활제 사용

HETTICH에서 제공해 드리는 그리스(NO. 4051)를 모터샤프트, 로터 트러년, 버킷에 도포합니다. (주의사항) 원심분리기 챔버 안에 그리스 양을 많다면 제거해주세요

6

주간 관리 (매주 정기적으로 관리해주세요!)

1

서비스 관련 질문은 다음을 통해 문의하십시오:

☎ 전화: +82 (0) 31 472 6910 | ✉ 이메일: info@marktech.co.kr

www.hettichlab.com