

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS CENTRIFUGAS



La limpieza y mantenimiento regular asegura larga vida de su centrífuga Hettich. Reduce los costos de reparación mediante las siguientes recomendaciones.

Recomendamos realizarlo diario o semanal - Solo 15 minutos por semana aseguran que se reduzca significativamente la probabilidad de falla.

Esta información no reemplaza al manual de operación.

ACCIONES PREVENTIVAS



- Paso 1**
Apagar el dispositivo y desconectarlo de la red eléctrica.
- Paso 2**
Para la limpieza, utilizar el EPP (Equipo de protección Personal) apropiado, por ejemplo; guantes, etc.
- Paso 3**
Todo lo que necesitas para la limpieza es Detergente suave con un pH de 5-8 o una solución de Alcohol al 70% y toallas de papel.
- Paso 4**
Limpiar la superficie del dispositivo (Carcasa).

